



PI-M1010 V1.0

【产品名称】

中文: RNA 保存溶液

英文: RNA Presevation Solution

货号: M1010-0100

规格: 100 ml

【产品介绍】

RNA 保存溶液不仅可以用于细胞和组织的储存,也 可以用于细菌和酵母的储存。RNA 保存溶液可以渗 透到大多数组织,并保护标本中的 RNA。 RNA 保存 溶液在大多数动植物组织、细菌、酵母、细胞和组织 培养甚至白细胞(即白细胞)中都是有效的。

该产品的一些主要特征包括:

- 1. 即用型
- 2. 对大多数动植物组织有效
- 3. 常用于分子生物学应用
- 4. 无杂质
- 5. 在规定条件下正确处理和储存时, RNA 保存溶 液可以储存较长时间

【使用方法】

- 1. 从指定存储条件下取一瓶 RNA 保存溶液,读取 标签,检查溶液包装与外观。
- 2. 轻轻摇晃瓶中溶液,确保均匀。
- 3. 使用前用消毒液擦拭。
- 4. 样品需要完全浸没在 RNA 保存溶液中。(例如: 蜡质植物组织、骨骼、脂肪,可能需要破坏组织

以达到充分渗透, 肺部组织需要抽取空气, 避免 漂浮,影响储存。)

【储存条件及保质期】

本产品应在 15~30°C 储存,请避光保存,并在产品 标签上注明的有效期内使用。

有效期: 24 个月

【注意事项】

- 1. 严禁内服,不能用嘴吸液。
- 2. 试剂包装如有破损或滴漏,不宜使用。
- 3. 操作过程应避免污染。
- 4. 溶液与操作人员的皮肤、粘膜接触, 请立即用自 来水冲洗。
- 5. 请在有效期内使用产品。

【说明书批准生效日期】

批准日期: 2023年04月01日

【声明】

仅用于科研使用,不能用于临床诊断和治疗。







