

RNase Free Water

目录号: E132

01/产品描述

RNase Free Water 是经焦碳酸二乙酯 (DEPC) 处理并经高温高压灭菌获得的水, 经检测不含 RNase、DNase 和 Proteinase。

02/产品用途

用于 RNA 沉淀的溶解, 含有 RNA 的各种反应体系如反转录、qRT-PCR 等, 以及其它各种要求无 RNase、DNase 和 proteinase 的反应体系。

03/保存温度

室温条件下保存, 可保存 24 个月。

04/产品包装

产品组成	E132-01A	E132-01B
RNase Free Water	5×5ml	100ml

05/注意事项

- 1) 如果每次的使用量较少, 可以适当分装后再使用。
- 2) 使用时请穿戴一次性手套操作, 避免 RNase 污染。